


## Wartung Split/Splitlos-Einlass

### Austausch der Splitspülfalle\*

1. Entfernen Sie den Halteclip.
2. Entfernen Sie die alte Filterkartusche und die zwei O-Ringe.
3. Vergewissern Sie sich, dass die O-Ringe die neue Filterkartusche richtig abdichten.
4. Installieren Sie die neue Filterkartusche und bauen Sie dann die Falle wieder zusammen. Ziehen Sie sie noch nicht vollständig fest.
5. Platzieren Sie die Filtereinheit in der Halterung und sichern Sie sie mit dem Halteclip.
6. Ziehen Sie die Splitspüleinheit auf dem Filter fest an.
7. Prüfen Sie auf Leckagen.


\*Alle 6 Monate auswechseln.

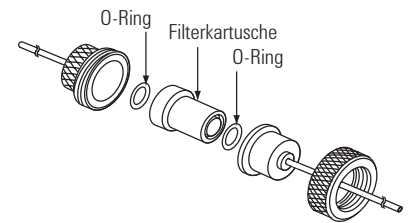

Splitleftungsfilter, 5188-6495

### Einbau einer Kapillarsäule in einen Split/Splitlos-Einlass

1. Bereiten Sie die Säule für die Installation vor.
2. Positionieren Sie die Säule so, dass sie 4 bis 6 mm über das Ende der Ferrule herausragt.
3. Platzieren Sie das Septum so, dass Mutter und Ferrule in der richtigen Position sind.
4. Installieren Sie die Säule im Einlass.
5. Schieben Sie die Mutter über die Säule zur Einlassbasis und ziehen Sie sie von Hand fest.
6. Positionieren Sie die Säule so, dass das Septum mit dem unteren Rand der Säulenmutter auf einer Ebene ist.
7. Ziehen Sie die Säulenmutter eine weitere Viertel- oder Halbumdrehung an. Die Säule sollte sich bei leichtem Ziehen nicht verschieben.
8. Starten Sie den Trägergasfluss.
9. Überprüfen Sie den Fluss, indem Sie das freie Ende der Säule in Isopropanol tauchen. Achten Sie auf Gasblasen.

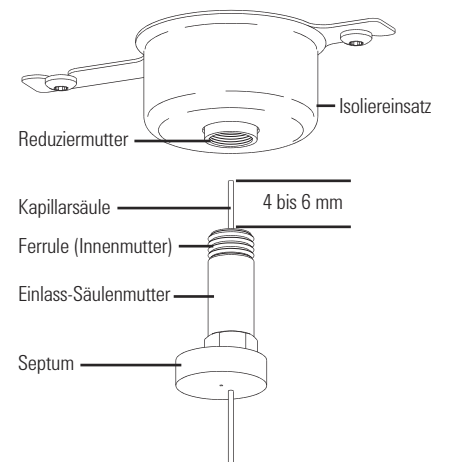

### WARNUNG UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Splitspülfalle enthält möglicherweise Restmengen injizierter Proben oder anderer Chemikalien. Beachten Sie bei der Handhabung dieser Substanzen und beim Austausch der Falle die gültigen Sicherheitsbestimmungen.