

Chirale Trennung von Tolperison-Enantiomeren

Säule: Ultron ES-OVM Chiral
702111651
4,6 x 150 mm, 5 µm


Mobile Phase: 20 mmol/L KH_2PO_4 (pH 5,5), $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (100/4 v/v)

Flussrate: 1,0 mL/min

Temperatur: Raumtemperatur

Detektor: UV, 220 nm, 0,04 AUFS

Probe: Tolperison, 5 µL

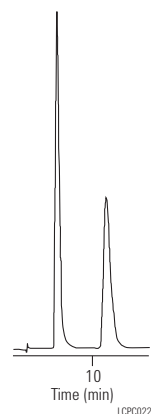

LCPD022

Chirale Trennung von Atenolol

Säule: Ultron ES-Pepsin
822111631A
4,6 x 150 mm, 5 µm


Mobile Phase: 20 mm Natriumphosphat-Puffer, pH 6,0/Ethanol (99/1)

Flussrate: 1,0 mL/min

Temperatur: 25 °C

Detektor: UV, 220 nm, 0,04 AUFS

Probe: 1,5 µL, 0,25 mg/mL, racemisches Atenolol-Gemisch

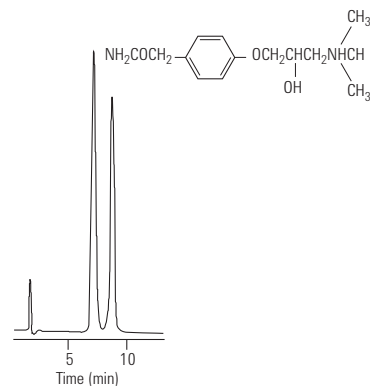

LCPD021

Kokain und Metaboliten


Säule: ZORBAX Rx-SIL
883975-901
4,6 x 150 mm, 5 µm

Mobile Phase: MeOH: NH_4 -Acetat, 25 mmol/L,
pH 6 (70:30)

Flussrate: 1,0 mL/min

Temperatur: 40 und 80 °C

Detektor: UV, 210 nm

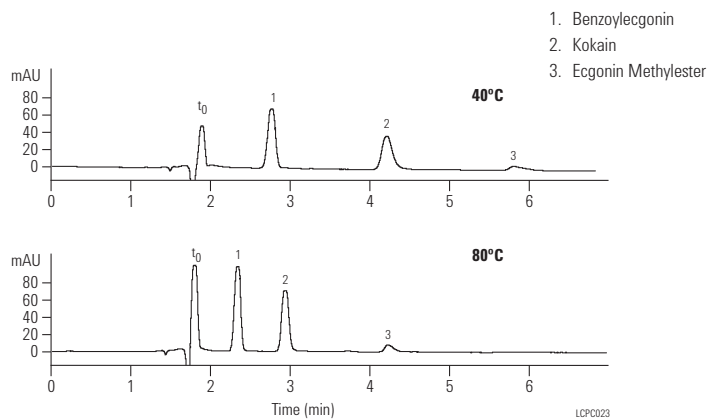

LCPD023