

# Sponge-Stick

- Sponge-Stick im individuellen 14,5 x 30 cm Twirl-Tie™ Versand-/Probenbeutel
- Biozidfreier Zellosoeschwamm von 7,5 x 3,5 cm
- Trocken oder mit 10 ml Puffer befeuchtet erhältlich
- Sterilität durch Bestrahlung
- Für die Probenahme in Spalten, Abflüssen und Rohren perfekt geeignet
- Beutel einfach mit Zuglaschen zu öffnen
- Beschriftungsbereich zur Probenidentifikation
- Einfacher und schneller Schwamm-Auslöse-Mechanismus
- Mit Daumenstopper, um einen versehentlichen Schwammkontakt zu vermeiden
- 22 cm langer Stiel für schwer erreichbare Flächen
- Einfach zu erkennender, petrolblauer Stiel
- Reduzierter Plastikverbrauch in Produktion
- Kein Einsatz von potentiell toxischem Kleber zur Befestigung des Schwammes am Stiel
- Kein Hartplastikrückstand am Schwamm - keine Zerstörung des Beutels während Transport oder Probenvorbereitung
- Kompatibel mit vorhandenen Verlängerungsstangen



## Durchführung:

①



Beutel im weißen Beschriftungsbereich kennzeichnen. Kugelschreiber kann benutzt werden. Keine Handschuhe nötig!

②



Beutel öffnen durch Abtrennen der grün-gestreiften und bei Verlust leichter erkennbaren Lasche.

⑤



Den Schwamm in den Beutel führen. Dabei den Stiel nicht weiter als bis zum Daumenstopper einbringen.

⑥



Den Schwamm durch Greifen von außen abziehen. Dazu mit Daumen und Zeigefinger mittig vom gegabelten Stielende leicht ziehen bis sich der Schwamm einfach vom Stiel löst.