



Stk./PE	Bezeichnung	Artikelnummer
	Schwamm befeuchtet mit 10 ml von:	Im Twirl-Tie™ Probenbeutel
100	Neutralisationspuffer (NB)	10006872
100	Dey-Engley Neutralisationspuffer (DE)	10006870
100	Lethen Bouillon (LB)	10005425
100	Gepuffertes Peptonwasser (BPW)	10006950
100	0.9 % NaCl	10004593
100	Trocken	10006952

3



Beutel von außen herabziehen, um den Stiel zu fassen.
Die Innenseite des Beutels nicht berühren.

4



Probenahme durch kräftiges Wischen des Schwammes
auf der Oberfläche (zB.: 30 x 30 cm).
Den Stiel nicht unterhalb des Daumenstoppers (mittig
am Stiel) berühren.

7



Den Twirl-Tie™ Probenbeutel durch Aufrollen der
Öffnung und Umknicken der angebrachten Drähte
verschließen.