




OPTIMA® FFAPplus

Polare Phase

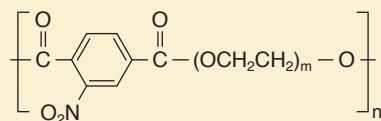

Ähnliche Phasen: OPTIMA® FFAP (vorige Seite), DB-FFAP, HP-FFAP, CP-Sil 58 CB, 007-FFAP, CP-FFAP CB, Nukol

NEU!

Polyethylenglykol-2-nitroterephthalsäureester

max. Temperatur für isotherme Arbeitsweise 250 °C, max. Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 260 °C

- Empfohlene Anwendung: FAMES, freie Carbonsäuren
- USP G35 / annähernd G25


FAMES aus Biodiesel

Säule: OPTIMA® FFAPplus, 0,25 µm Film, 30 m x 0,25 mm ID, max. Temp. 250/260 °C, REF 726241.30
 Injektion: 1 µL, 260 °C, Split 1:15
 Trägergas: 40 cm/s He
 Temperatur: 70 °C (1 min) → 240 °C, 30 °C/min (10 min)
 Detektor: MS-EI, Ion Source 200 °C, Interface Temperatur 250 °C

Peaks:

Methylester von:

1. Capronsäure (C6:0)
2. Caprylsäure (C8:0)
3. Caprinsäure (C10:0)
4. Laurinsäure (C12:0)
5. Myristinsäure (C14:0)
6. Palmitinsäure (C16:0)
7. Palmitoleinsäure (C16:1)
8. Stearinsäure (C18:0)
9. Ölsäure (C18:1 *cis*)
10. Linolsäure (C18:2 *cis*)
11. Nonadecansäure (C19:0)
12. Linolensäure (C18:3)
13. Arachinsäure (C20:0)
14. Behensäure (C22:0)
15. Erucasäure (C22:1 *cis*)
16. Lignocerinsäure (C24:0)
17. Nervonsäure (C24:1 *cis*)

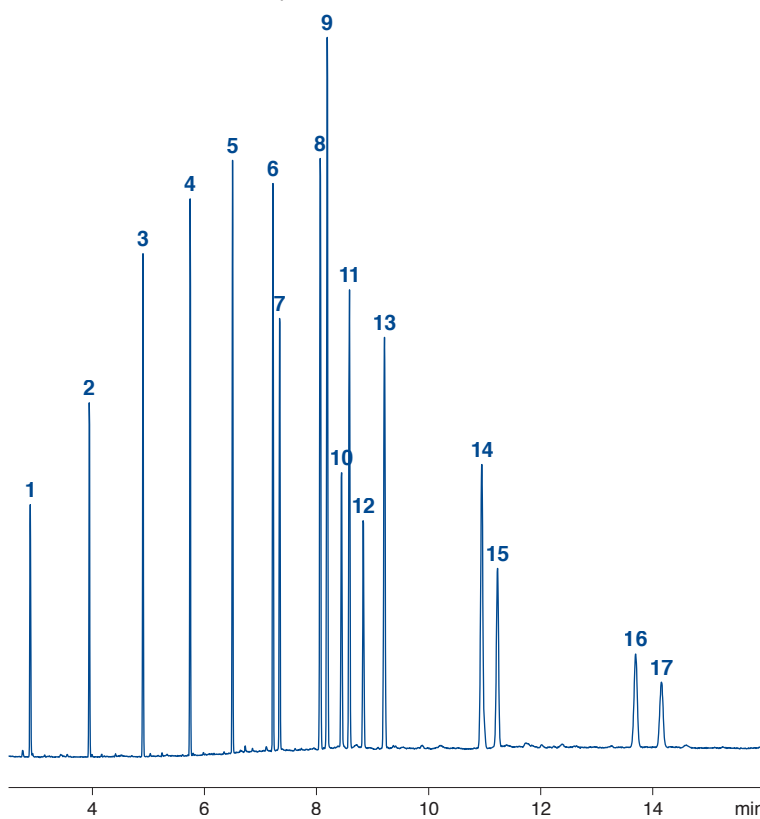

MN Appl. Nr. 214590

Kapillarsäulen für die GC

Bestellinformation

Länge →	30 m	60 m
0,25 mm ID (0,4 mm AD)		
0,25 µm Film	726241.30	726241.60
0,50 µm Film	726242.30	726242.60
0,32 mm ID (0,5 mm AD)		
0,25 µm Film	726243.30	726243.60
0,50 µm Film	726246.30	726246.60

Außer dem hier aufgeführten Standardprogramm liefern wir gerne auch Säulen nach Kundenspezifikation.

Auf Wunsch können sämtliche Säulen auch auf dem **5 Zoll (13 cm) Spezialkäfig** für den Agilent GC 6850 geliefert werden. Bitte kennzeichnen Sie dies mit einem E hinter der REF-Nummer (z. B. 726600.30E)