



Column Protection System

Innovatives und universelles Vorsäulenhaltersystem

Geeignet für alle analytischen HPLC-Säulen mit 1/16" Fittings

- 🔸 Kartuschen gefüllt mit speziellen NUCLEODUR®, NUCLEOSIL® und NUCLEOSHELL® HPLC Sorbentien
- 🔸 Idealer Schutz für Ihre analytische HPLC-Säule
→ deutlich verlängerte Standzeit
- 🔸 Minimiertes Totvolumen → geeignet für die Ultra-fast HPLC
- 🔸 Spezielle Ferrules → Druckstabilität bis 1034 bar (15 000 psi)
- 🔸 Visuelle Verschmutzungskontrolle
→ rechtzeitiges Austauschen der Vorsäule
- 🔸 Passende Vorsäulen mit 4 mm Länge, 2 mm ID (für Hauptsäulen mit 2 mm ID) bzw. 3 mm ID (für Hauptsäulen mit 3, 4 und 4,6 mm)
- 🔸 UNIVERSAL RP Vorsäulen passend zu allen HPLC-Säulen unter RP-Bedingungen



Inhalt des Column Protection System



Beschreibung	REF
Column Protection System	718966
	Inhalt
Vorsäulenhalter	1
Kapillaren	2
Ferrules	3
Schraubenschlüssel	2
Bedienungsanleitung	1

Ersatzteile für das Column Protection System · Bestellinformation

Beschreibung	Packungs-einheit	REF
Ferrules	5	718967
Ersatzverschraubung inkl. O-Ring	1	718968
Kapillare, Verschraubung und Metallferrules	3	718969
Schraubenschlüssel (12 und 14 mm)	1	718970
EC 4/2 UNIVERSAL RP Vorsäule (für Säulen mit 2 mm ID)	3	728777.20
EC 4/2 UNIVERSAL RP Vorsäule (für Säulen mit 2 mm ID), Vorteilspack	9	728778.20
EC 4/3 UNIVERSAL RP Vorsäule (für Säulen mit 3, 4 und 4,6 mm ID)	3	728777.30
EC 4/3 UNIVERSAL RP Vorsäule (für Säulen mit 3, 4 und 4,6 mm ID), Vorteilspack	9	728778.30

Visuelle Verschmutzungskontrolle

Die Kartusche ist mit einer weißen Filtermembran ausgestattet:

Wenn die Membran verfärbt ist, ist es ratsam, die Vorsäule zu ersetzen.

Wenn die Verunreinigungen farblos sind, ersetzen Sie die Vorsäule, sobald der Druck steigt oder die chromatographische Leistung abnimmt.

